

	RECOMMANDATIONS ADLF L'ENTRETIEN DES CHAMBRES FROIDES OU CONGELATEURS, froid positif ou négatif	Référence : ADLF-REC-001 Version : 1 Page : 1/2
--	---	---

Recommandations générales

- Une maintenance préventive annuelle est nécessaire.
- Une requalification annuelle est obligatoire, par une entreprise de métrologie extérieure différente de celle de la maintenance
- Une traçabilité continue des températures est obligatoire, qu'elle soit électronique, par disque papier ou alarme reliée à une centrale 24 h sur 24
- Les températures souhaitées sont les suivantes :
 - chambre froide positive : **entre 0 et +4°C**
 - chambre froide négative : **entre -18°C et -30°C**
- Les seuils d'alarmes et le temps de déclenchement de l'alarme sont fixés avec le constructeur en fonction de la taille des congélateurs/chambre froide, de l'activité, de l'inertie des équipements, de l'activité ...
- Le nettoyage extérieur est effectué tous les jours (porte et poignée) avec une lingette imprégnée de Détergent Désinfectant non alimentaire
- Nettoyage intérieur : l'entretien trimestriel est nécessaire

Technique d'entretien d'un congélateur

Matériel nécessaire :

- 1 produit détergent désinfectant (non alimentaire)
- 1 seau propre rempli d'eau du robinet,
- Plusieurs lavettes réutilisables,
- 1 paire de gants à usage unique,
- 1 raclette,
- Savon doux, solution hydro-alcoolique

Dégivrage :

- Débrancher le congélateur,
- Vider le contenu et le transférer dans un autre congélateur,
- Laisser la porte ouverte pendant toute l'opération,
- Gratter la glace avec une raclette en plastique,
- Effectuer l'entretien.



RECOMMANDATIONS ADLF L'ENTRETIEN DES CHAMBRES FROIDES ou CONGELATEURS, froid positif ou négatif

Référence : LACT_REC_002
Version : 1
Date d'application :
Page : 2/2

Technique de l'entretien :

